

Iron Test Kit - HI 3834

0~5 mg/L (ppm) Iron

- * 플라스틱 비이커에 측정할 샘플을 10mL 넣는다.
- * 측정시약 HI 3834-0 1봉지를 넣는다.
- * 비이커의 뚜껑을 덮고 시약이 완전히 녹을 때까지 흔들어준다.
- * 비이커 속 용액을 표준비색계 속에 넣는다.
- * 4분동안 기다린다.
- * 표준비색계와 샘플용액의 색을 비교하여 값을 읽는다.