

HI 8510

- 전극과 온도센서를 pH 7.01버퍼용액에 담그고 흔들어준다.
 - 버퍼용액의 온도가 25°C이면 LCD화면에 pH 7.01이 나타나도록 Δ0 Trimmer를 작은 드라이버로 조절한다.
(조정하기전에 1분정도 기다린다.)
 - 버퍼용액의 온도가 25°C가 아닐때는 측정 ㅎ란 온도에 대응하는 버퍼값으로 조정하기 위해 Table 1을 참고한다.
-
- 전극과 온도센서를 물에 헹구고나서 pH 4.01 버퍼용액에 담그고 흔들어준다.
 - 버퍼용액의 온도가 25°C이면 LCD화면에 pH 4.01이 나타나도록 Slope Trimmer를 작은 드라이버로 조절한다.
(조정하기 전에 1분정도 기다린다.)
 - 버퍼용액의 온도가 25°C가 아닐때는 측정한 온도에 대응하는 버퍼값으로 조정하기위해 Table 1을 참고한다.