

# HI 931001 사용법

## pH 보정

- 시뮬레이터를 제공된 HI 7858/1 케이블을 사용해 pH 기기에 연결합니다.
- 25°C로 여러분의 기기에 온도 보정 값을 수동적으로 설정하십시오.
- 시뮬레이터 기기를 켜고 RANGE 버튼을 눌러서 pH 모드를 선택하십시오.
- 두 자리 소수점이 액정에 나타나는지 확인하십시오. 만약 나타나지 않는다면 보정하기 전에 시뮬레이터의 배터리를 교체하십시오.
- 원하는 pH 값을 조절하기 위해 Coarse 와 Fine 동근 조절기를 돌리시고 pH Meter에 여러분이 확인한 값과 일치한 결과가 나오는지 확인하십시오.(e.g. 7.01 pH)
- 만약 안 나왔다면 일치하는 기록이 나올 때까지 pH meter을 조절하십시오. (pH meter 설명서를 참고하십시오.)

## mV(ORP) 보정

- 시뮬레이터를 제공된 HI 7858/1 케이블을 사용해 mV 기기에 연결합니다.
- 시뮬레이터 기기를 켜고 RANGE 버튼을 눌러서 mV 모드를 선택하십시오.
- 두 자리 소수점이 액정에 나타나는지 확인하십시오. 만약 나타나지 않는다면 보정하기 전에 시뮬레이터의 배터리를 교체하십시오.
- 원하는 값을 조절하기 위한 Coarse 와 Fine 동근 조절기를 돌리시고 mV Meter에 여러분이 확인한 값과 일치한 결과가 나오는지 확인하십시오.
- 만약 안 나왔다면 일치하는 기록이 나올 때까지 mV meter을 조절하십시오.(mV meter 설명서를 참고하십시오.)

참고: 온도보정은 여기에 적용되지 않습니다.

## 배터리 교체

이 기계는 9V 대략 100시간 또는 500시간 지속해서 사용할 수 있습니다.

배터리가 닳으면 소수점이 나타나지 않습니다.

배터리 교체는 설명서에 나와 있는 특정한 유형의 배터리를 사용하는 위험하지 않은 곳에서 교체해야 합니다.

배터리 교체하기 위해 기기 뒤에 배터리 칸 커버를 아래로 미시고 새것으로 교체하신다음 뚜껑을 다시 닫으십시오.